

# Sistema de Sequenciamento NovaSeq 6000

## Guia de preparação do local

Introdução	3
Entrega e instalação	4
Requisitos do laboratório	5
Requisitos de armazenamento para kits de reagentes	7
Configuração do laboratório para procedimentos de PCR	8
Requisitos elétricos	9
No-break	12
Considerações ambientais	13
Segurança dos computadores e da rede	15
Considerações sobre redes de host	16
Armazenamento e saída de dados	20
Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário	22
Histórico de revisões	24
Assistência técnica	27



Este documento e seu conteúdo são propriedade da Illumina, Inc. e de suas afiliadas (“Illumina”), e destinam-se exclusivamente ao uso contratual de seu cliente com relação ao uso dos produtos descritos neste documento e para nenhuma outra finalidade. Este documento e seu conteúdo não devem ser usados ou distribuídos para nenhuma outra finalidade nem comunicados, divulgados ou reproduzidos de nenhuma forma sem o consentimento prévio por escrito da Illumina. A Illumina não concede nenhuma licença sob seus direitos de patente, marca registrada, direitos autorais ou lei comum, nem direitos semelhantes de terceiros por meio deste documento.

As instruções neste documento devem ser estrita e explicitamente seguidas por pessoal devidamente treinado e qualificado para garantir o uso adequado e seguro dos produtos descritos neste documento. Todo o conteúdo deste documento deve ser inteiramente lido e entendido antes da utilização de tais produtos.

NÃO LER COMPLETAMENTE E NÃO SEGUIR EXPLICITAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS PODE RESULTAR EM DANOS AO(S) PRODUTO(S), FERIMENTOS A PESSOAS, INCLUSIVE USUÁRIOS OU OUTROS, E DANOS A OUTROS BENS, ANULANDO TODA GARANTIA APLICÁVEL AO(S) PRODUTO(S).

A ILLUMINA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PROBLEMA CAUSADO PELO USO INDEVIDO DO(S) PRODUTO(S) MENCIONADO(S) ACIMA (INCLUINDO PARTES SEPARADAS OU SOFTWARE).

© 2019 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais pertencem à Illumina, Inc. ou aos respectivos proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas comerciais, consulte [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Introdução

Este guia fornece especificações e orientações para a preparação de seu local para a instalação e operação do Sistema de sequenciamento NovaSeq™ 6000 da Illumina®

- ▶ Requisitos de área do laboratório
- ▶ Requisitos elétricos
- ▶ Restrições ambientais
- ▶ Requisitos de computação
- ▶ Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário

## Considerações de segurança

Consulte o *Guia de segurança e conformidade do Sistema de Sequenciamento NovaSeq 6000 (documento nº 1000000019357)* para obter informações importantes sobre considerações de segurança.

## Recursos adicionais

As [páginas de suporte do Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000](#) do site do Illumina fornecem recursos adicionais do sistema. Esses recursos abrangem software, treinamento, produtos compatíveis e a documentação abaixo. Verifique sempre as páginas de suporte quanto às versões mais recentes.

Recurso	Descrição
<a href="#">Seletor de protocolo personalizado</a>	Um assistente para gerar documentação personalizada de todo o processo, que é adaptada ao método de preparação de biblioteca, aos parâmetros de execução e ao método de análise utilizado para a execução de sequenciamento.
<a href="#">Guia de segurança e conformidade do Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento nº 1000000019357)</a>	Fornecer informações sobre considerações de segurança operacional, declarações de conformidade e rotulagem de instrumentos.
<a href="#">Guia de conformidade do Leitor RFID (documento n.º 1000000002699)</a>	Fornecer informações sobre o leitor RFID no instrumento, incluindo certificações de conformidade e considerações de segurança.
<a href="#">Guia de primers personalizados da série NovaSeq (documento n.º 1000000022266)</a>	Fornecer informações sobre a substituição de primers de sequenciamento da Illumina por primers de sequenciamento personalizados.
<a href="#">Guia do sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019358)</a>	Fornecer uma visão geral dos componentes do instrumento, instruções para a preparação de materiais de consumo de sequenciamento, instruções para operar o instrumento e procedimentos de manutenção e solução de problemas.

## Entrega e instalação

Um prestador de serviços autorizado entrega o sistema, desencaixota os componentes e posiciona o instrumento. Certifique-se de que a área do laboratório esteja pronta antes da entrega.

Os riscos de carga do piso relativos à instalação do instrumento devem ser avaliados e tratados pelo pessoal das instalações do edifício.



### CUIDADO

Somente o pessoal autorizado pode desencaixotar, instalar ou mover o instrumento. O manuseio incorreto do instrumento pode afetar o alinhamento ou danificar componentes dele.

Um representante da Illumina instala e prepara o instrumento. Ao conectar o instrumento a um sistema de gestão de dados ou a um local de rede remoto, certifique-se de que o caminho para o armazenamento de dados seja selecionado antes da data da instalação. O representante da Illumina pode testar o processo de transferência de dados durante a instalação.



### CUIDADO

Depois que o representante da Illumina instalar e preparar o instrumento, **não** o mude de lugar. Mover o instrumento de maneira inadequada pode afetar o alinhamento óptico e comprometer a integridade dos dados. Caso seja necessário mudar o instrumento de lugar, entre em contato com um representante da Illumina.

## Conteúdo e dimensões da caixa

O Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 e seus componentes são enviados em uma caixa de madeira (Caixa n° 1) e uma caixa de papelão (Caixa n° 2). Use as dimensões a seguir para determinar a largura de porta mínima necessária para acomodar as caixas de transporte.

Medida	Caixa n.º 1	Caixa n.º 2
Altura	155 cm (61 polegadas)	84 cm (33 polegadas)
Largura	104 cm (41 polegadas)	122 cm (48 polegadas)
Profundidade	155 cm (61 polegadas)	102 cm (40 polegadas)
Peso na caixa	628 kg (1.385 lb)	176 kg (388 lb)



### OBSERVAÇÃO

Para a caixa n.º 1, os pontos de acesso para a empilhadeira estão no fundo da caixa. Leve isto em consideração para a liberação da entrada e do elevador ao transportar o instrumento na caixa.



### OBSERVAÇÃO

O peso do UPS e da bateria externa para o UPS incluídos na caixa n.º 2 pode variar dependendo do modelo transportado.

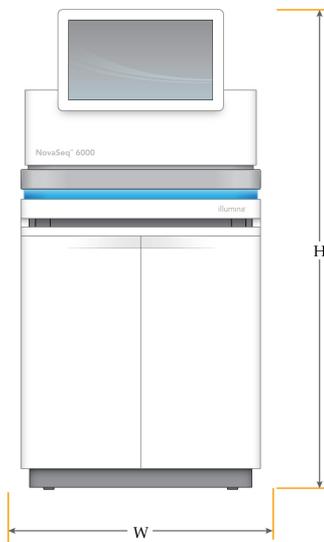
- ▶ A caixa n° 1 contém o instrumento.
- ▶ A caixa n.º 2 contém cinco caixas com o seguinte conteúdo:
  - ▶ Caixa — No-break (UPS), peso 46 kg (100 lb)
  - ▶ Caixa — Bateria externa para o UPS, peso 64 kg (140 lb)
  - ▶ Caixa — Acessórios, peso total 31 kg (68 lb)
    - ▶ Monitor
    - ▶ Um frasco grande e um pequeno para reagentes usados
    - ▶ Bandeja de vazamento do instrumento

- ▶ Racks de descongelamento com fios
- ▶ Lâminas de fluxo de limpeza
- ▶ Cartuchos de limpeza SBS
- ▶ Cartuchos de limpeza de cluster
- ▶ Teclado e mouse sem fio, se for apropriado para a região. Na ausência de um teclado sem fio, utilizar um teclado com fio.
- ▶ Caixa — Outros componentes
  - ▶ Dois frascos do tampão para bandeja embalados individualmente
  - ▶ Cabo de alimentação específico da região
  - ▶ *Guia do sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019358)*
  - ▶ *Guia de segurança e conformidade do Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019357)*
  - ▶ *Guia de conformidade do Leitor RFID (documento n.º 1000000002699)*
- ▶ Caixa — Adaptador da chaminé

## Requisitos do laboratório

Use as especificações e os requisitos previstos nesta seção para configurar a área do laboratório.

## Dimensões do instrumento



Medida	Dimensões do instrumento*
Altura	165,6 cm (65,2 polegadas)
Largura	80,0 cm (31,5 polegadas)
Profundidade	94,5 cm (37,2 polegadas)
Peso	481 kg (1.059 lb)

\*O sistema UPS não está incluído nesta dimensão; deve ser alocado espaço adicional.

## Requisitos de posicionamento

Posicione o instrumento para permitir a ventilação adequada, o acesso para manutenção do instrumento e o acesso ao interruptor, à tomada e ao cabo de alimentação.

- ▶ Posicione o instrumento de modo que a equipe possa alcançar o lado direito dele para ligar ou desligar o interruptor. Esse interruptor está localizado no painel traseiro adjacente ao cabo de alimentação.
- ▶ Posicione o instrumento de modo que o pessoal autorizado possa desconectar rapidamente o cabo de alimentação da tomada.
- ▶ Certifique-se de que o instrumento esteja acessível em todos os lados utilizando as dimensões mínimas de espaço a seguir.
- ▶ Coloque o no-break (UPS) em qualquer um dos lados do instrumento. O no-break (UPS) pode ser colocado dentro do intervalo de espaço mínimo dos lados do instrumento.

Acesso	Distância mínima
Parte dianteira	Libere pelo menos 152,4 cm (60 pol.) na parte frontal do instrumento para a abertura do compartimento de líquidos e para fornecer acesso geral ao laboratório para a movimentação das pessoas.
Laterais	Libere pelo menos 76,2 cm (30 pol.) em cada lado do instrumento para acessar e liberar o entorno do instrumento. Os instrumentos posicionados lado a lado necessitam apenas de um total de 76,2 cm (30 pol.) entre eles.
Parte traseira	Libere pelo menos 30,5 cm (12 pol.) atrás do instrumento posicionado próximo a uma parede pra ventilação e acesso. Libere pelo menos 61 cm (24 pol.) entre dois instrumentos cujas partes traseiras estão voltadas uma para outra.
Superior	Não deixe prateleiras e outros obstáculos em cima do instrumento.

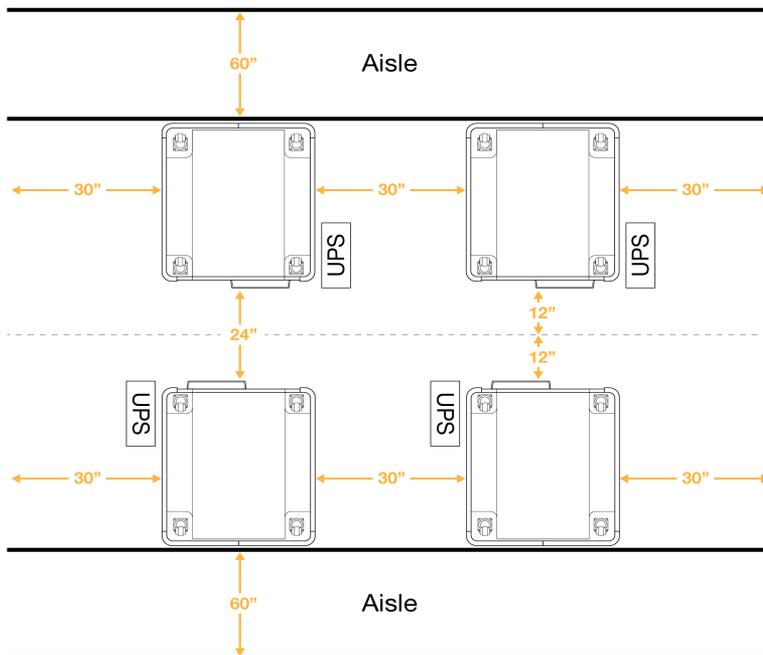


**ADVERTÊNCIA**

O posicionamento incorreto pode reduzir a ventilação. A redução na ventilação aumenta a saída de calor e ruído, o que compromete a integridade dos dados e a segurança do pessoal.

**Leiaute de instalação de vários sistemas**

O diagrama a seguir ilustra um exemplo de layout de uma instalação de vários sistemas, inclusive requisitos mínimos de espaçamento.



## Orientações sobre vibração

Mantenha o nível de vibração do piso do laboratório no padrão VC-A de 50 µm/s para frequências de 1/3 de banda de oitava de 8–80 Hz ou menor. Esse nível é típico para os laboratórios. Não exceda o padrão para salas de operações (linha de base) de acordo com a ISO de 100 µm/s para frequências de 1/3 de banda de oitava de 8 a 80 Hz.

Durante as execuções de sequenciamento, use as seguintes práticas recomendadas para minimizar as vibrações e garantir o melhor desempenho:

- ▶ Coloque o instrumento em uma superfície plana e sólida e mantenha a área livre organizada.
- ▶ Não coloque teclados, materiais de consumo usados ou outros objetos em cima do instrumento.
- ▶ Não instale o instrumento próximo de fontes de vibração que ultrapassem o padrão para salas de operação de acordo com a ISO. Por exemplo:
  - ▶ Motores, bombas,
  - ▶ Pisos diretamente acima ou abaixo de controladores e ventiladores de HVAC e helipontos.
  - ▶ Trabalhos de construção ou de reparação no mesmo andar do instrumento.
- ▶ Mantenha fontes de vibração, como itens largados e movimentação de equipamentos pesados, a pelo menos 100 cm (39,4 polegadas) do instrumento.
- ▶ Utilize apenas a tela sensível ao toque, o teclado e o mouse para interagir com o instrumento. Não bata diretamente nas superfícies do instrumento durante a operação.

## Requisitos de armazenamento para kits de reagentes

O Kit de reagentes NovaSeq 6000 dá suporte ao sequenciamento em um sistema de alto rendimento e pode exigir um espaço de armazenamento significativo. Use as seguintes especificações para determinar os requisitos de armazenamento.

## Temperaturas de armazenamento

Uma execução de lâmina de fluxo simples requer um de cada um dos itens a seguir. Uma execução de lâmina de fluxo dupla requer dois de cada item.

Item	Temperatura de armazenamento
Cartucho de solução tampão	15 °C a 30 °C
Cartucho de cluster	-25 °C a -15 °C
Lâmina de fluxo	2 °C a 8 °C
Tubo da biblioteca	15 °C a 30 °C
Cartucho de SBS	-25 °C a -15 °C

## Sensibilidade à luz

Os cartuchos de solução tampão e de SBS contêm reagentes que são sensíveis à luz. Caso você remova o cartucho de SBS da embalagem para armazenamento, guarde-o em um local escuro sem nenhuma fonte de luz. Mantenha o receptáculo de solução tampão dentro da embalagem até o uso.

## Dimensões do kit de reagentes

A tabela a seguir fornece quantidades e dimensões para os componentes embalados em um Kit de reagentes NovaSeq 6000. As especificações são as mesmas, independentemente do tamanho do kit.

**Tabela 1 Dimensões dos componentes do kit**

Componente do kit	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura
Cartucho de solução tampão	1	42,2 cm (16,6 polegadas)	20,6 cm (8,1 polegadas)	21,1 cm (8,3 polegadas)
Cartucho de cluster	1	29,5 cm (11,6 polegadas)	13 cm (5,1 polegadas)	9,4 cm (3,7 polegadas)
Lâmina de fluxo	1	35,6 cm (14 polegadas)	20,3 cm (8 polegadas)	2,8 cm (1,1 polegada)
Tubo da biblioteca	1	4,1 cm (1,6 polegada)	2,3 cm (0,9 polegada)	12,4 (4,9 polegadas)
Cartucho de SBS	1	30 cm (11,8 polegadas)	12,4 cm (4,9 polegadas)	11,2 cm (4,4 polegadas)

## Configuração do laboratório para procedimentos de PCR

Alguns métodos de preparação de biblioteca requerem o processo de reação em cadeia da polimerase (PCR).

Antes de começar a trabalhar no laboratório, estabeleça áreas e procedimentos laboratoriais exclusivos para evitar a contaminação de produtos PCR. Os produtos PCR podem contaminar reagentes, instrumentos e amostras, atrasando as operações normais e provocando resultados imprecisos.

### Áreas pré-PCR e pós-PCR

Use as seguintes orientações para evitar a contaminação cruzada.

- ▶ Estabeleça uma área pré-PCR para processos pré-PCR.
- ▶ Estabeleça uma área pós-PCR para o processamento de produtos PCR.
- ▶ Não utilize a mesma pia para limpar materiais pré-PCR e pós-PCR.
- ▶ Não use o mesmo sistema de purificação de água para as áreas pré-PCR e pós-PCR.
- ▶ Armazene os suprimentos usados para protocolos pré-PCR na área pré-PCR. Transfira-os para a área pós-PCR, conforme necessário.

### Equipamentos e suprimentos exclusivos

- ▶ Não compartilhe equipamentos nem suprimentos entre processos pré-PCR e pós-PCR. Dedique um conjunto separado de equipamentos e suprimentos a cada área.
- ▶ Estabeleça áreas de armazenamento exclusivas para os materiais de consumo usados em cada área.

## Requisitos elétricos

### Especificações de energia

Tipo	Especificação
Tensão de linha	200 a 240 VCA em 50/60 Hz
Consumo de energia máximo	2.500 Watts

Para 200 a 240 VCA, sua instalação deve ser conectada a uma linha aterrada de, no mínimo, 15 ampères com tensão adequada. Um aterramento elétrico é necessário. Se a tensão oscilar mais de 10%, será necessário um regulador do cabo de alimentação.

O instrumento deve ser conectado a um circuito dedicado que não deve ser compartilhado com qualquer outro equipamento.

Para obter mais informações, consulte o *Guia de segurança e conformidade do Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento nº 1000000019357)*.

### Terra de proteção



- O instrumento tem uma ligação a um terra de proteção por meio de seu compartimento.
- O aterramento de segurança no cabo de alimentação retorna o terra de proteção para uma referência segura. A conexão do terra de proteção no cabo de alimentação deve estar em boas condições durante o uso do dispositivo.

### Cabos de alimentação

O instrumento vem com uma tomada padrão internacional IEC 60320 C20 e é fornecido com um cabo de alimentação específico da região. Para obter tomadas ou cabos de alimentação equivalentes que estejam em conformidade com as normas locais, consulte um fornecedor externo, como a Interpower Corporation ([www.interpower.com](http://www.interpower.com)). Todos os cabos de alimentação possuem um comprimento de 2,5 m (8 pés).

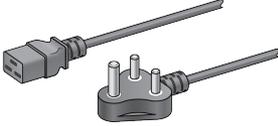
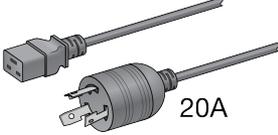
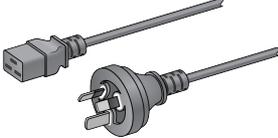
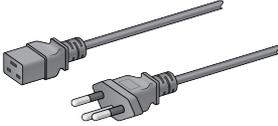
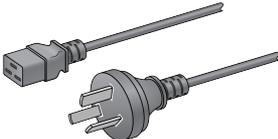
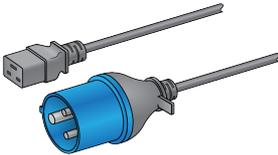
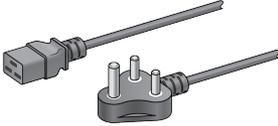
As tensões perigosas são removidas do instrumento somente quando o cabo de alimentação é desconectado da fonte de alimentação CA.

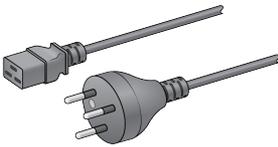
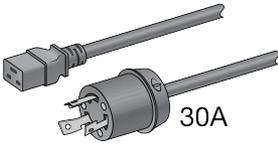
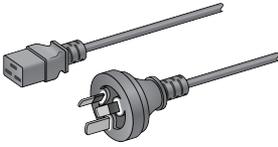
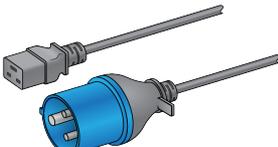
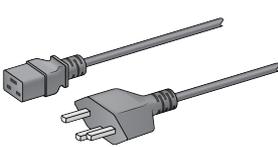
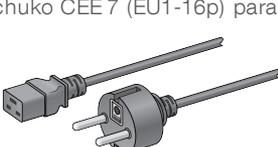


#### CUIDADO

Nunca use um cabo de extensão para ligar o instrumento a uma fonte de alimentação.

**Tabela 2** Requisitos do cabo de alimentação de regiões selecionadas

Região	Cabo de alimentação fornecido	Fonte de energia elétrica	Soquete
África do Sul	SANS 164-1 para C19, 16 A 	230 VCA, 16 A	BS546A Tipo M
América do Norte	NEMA L6-20P a C19, 20 A 	208 V, 16 A	NEMA L6-20R
Austrália	AS 3112 SAA macho para C19, 15 A 	230 VCA, 15 A	15 A tipo I
Brasil	Plugue NBR 14136 para C19, 16 A 	220 VCA, 16 A	NBR 14136 tipo N
China	GB 2099 para C19, 16 A 	220 VCA, 16 A	GB 1002, GB 2099, Tipo I
Cingapura	IEC 60309 316P6 para C19, 16 A 	230-250 VCA, 16 A	IEC60309 316C6
Índia	IS1293 para C19, 16 A 	230 VCA, 16 A	BS546A Tipo M

Região	Cabo de alimentação fornecido	Fonte de energia elétrica	Soquete
Israel	IEC 60320 C19, 16 A 	230 VCA, 16 A	SI 3216 A tipo H
Japão	NEMA L6-30P, 30 A 	200 VCA, 30 A	NEMA L6-30R
Nova Zelândia	AS 3112 SAA macho para C19, 15 A 	230 VCA, 15 A	15 A tipo I exclusivo
Reino Unido	IEC 60309 316P6 para C19, 16 A 	230-250 VCA, 16 A	IEC60309 316C6
Suíça	Plugue J SEV 1011 tipo 23, 16 A 	230 VCA, 16 A	Soquete J SEV 1011 tipo 23
União Europeia <sup>1</sup>	Schuko CEE 7 (EU1-16p) para C19, 16 A 	220-240 VCA, 16 A	Schuko CEE 7/3

<sup>1</sup>Exceto a Suíça e o Reino Unido.



### OBSERVAÇÃO

Como alternativa, todas as regiões podem usar a norma IEC 60309.

## Fusíveis

O instrumento não contém fusíveis que podem ser substituídos pelo usuário.

## No-break

As especificações a seguir se aplicam aos modelos universais de UPS e bateria fornecidos com o instrumento.

Para países que exigem um tipo diferente de UPS e bateria e alternativas, consulte o *No-break específico do país*

- ▶ **UPS**—Rack APC Smart-UPS X 3000/Torre LCD 200-240V, Modelo n° SMX3000RMHV2U
- ▶ **Bateria**—APC Smart-UPS X, Modelo n° SMX120RMBP2U

Especificação	No-break (UPS) com bateria
Alimentação máxima de saída	2.700 Watts*/3.000 VA
Tensão de entrada (nominal)	200 a 240 VCA
Frequência de entrada	50/60 Hz
Conexão de entrada	IEC-60320 C20
Tempo normal de execução (Energia média de 1,8 kW)	51 minutos
Tempo normal de execução (Pico de energia de 2,5 kW)	34 minutos
Peso	95 kg (210 lb)
Dimensões (Formato da torre: A x L x P)	(43,2 cm x 66,7 cm x 17 cm) (17 pol. x 26,26 pol. x 6,72 pol.)

\*O UPS exige um máximo de até 330 watts para carregar as baterias e executar outras funções internas. Estão disponíveis 2.700 W para saída neste momento.

## No-break específico do país

A Illumina fornece os seguintes UPS e baterias específicas por país. Salvo indicação contrária, é necessária apenas uma bateria.

País	N.º do modelo do UPS	N.º do modelo da bateria
Colômbia	SRT3000RMXLW-IEC	SRT96RMBP
Coreia do Sul	SRT3000RMXLW-IEC	SRT96RMBP
Índia	SUA3000UXI	SUA48XLBP (2)
Japão	SRT5KXLJ	SRT192BPJ
México	SRT3000RMXLW-IEC	SRT96RMBP
Tailândia	SRT3000RMXLW-IEC	SRT96RMBP

Para obter mais informações sobre as especificações, acesse o site da APC ([www.apc.com/br/pt/](http://www.apc.com/br/pt/)).



### OBSERVAÇÃO

As opções exatas de UPS e bateria estão sujeitas a disponibilidade e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

## Considerações ambientais

Elemento	Especificação
Temperatura*	Mantenha a temperatura do laboratório entre 19 °C e 25 °C (22 °C ±3 °C). A não observância da instrução para operar o instrumento dentro da faixa de temperatura pode prejudicar o desempenho ou provocar falha em uma execução.
Umidade*	Mantenha uma umidade relativa não condensada de 20% a 80%. A faixa preferencial de umidade relativa é de 20% a 60%.
Elevação	Posicione o instrumento a uma elevação abaixo de 2.000 metros (6.500 pés).
Qualidade do ar	Opere o instrumento em um ambiente interno com níveis de limpeza para partículas do ar de acordo com a ISO 9 (ar ambiente normal) ou melhor. Mantenha o instrumento longe de fontes de poeira.
Vibração	Limite a vibração contínua do chão do laboratório no nível da sala de operação indicado pela ISO (linha de base) ou para um melhor. Durante uma execução de sequenciamento, restrinja perturbações ou choques intermitentes no chão perto do instrumento. Não exceda o nível adequado para escritórios conforme a ISO.

\*Evite a combinação de temperatura e umidade altas. Por exemplo, 25 °C e 80% de umidade relativa.

## Saída de ruído

Saída de ruído (dB)	Distância do instrumento
< 75 dB	1 metro (3,3 pés)

## Saída de calor

Consumo de energia máximo	Saída térmica
2.500 Watts	Máximo de 8.530 BTU/h Média de 6.000 BTU/h

## Ventilação

Uma chaminé redonda vertical de 10 polegadas (25,4 cm) ventila 60% da saída de calor do instrumento. Você pode ventilar para a sala ou conectar a chaminé a um duto fornecido pelo usuário.

Use as seguintes orientações para os dutos de ventilação.

- ▶ São preferíveis dutos flexíveis.
- ▶ Evite dobrar os dutos flexíveis. Mantenha as dobras nos dutos flexíveis no mínimo possível.
- ▶ Dutos flexíveis com dobras devem conservar o diâmetro de 10 polegadas (25,4 cm) da chaminé.
- ▶ Remova torções ou outras restrições ao fluxo de ar.
- ▶ Podem ser usados dutos rígidos. O uso de dutos rígidos pode exigir que o pessoal da Illumina movimente o instrumento para manutenção.
- ▶ Use o menor comprimento possível para os dutos.
- ▶ Direcione para um espaço com ventilação suficiente para evitar restrição ao fluxo de ar ou retorno para o instrumento.

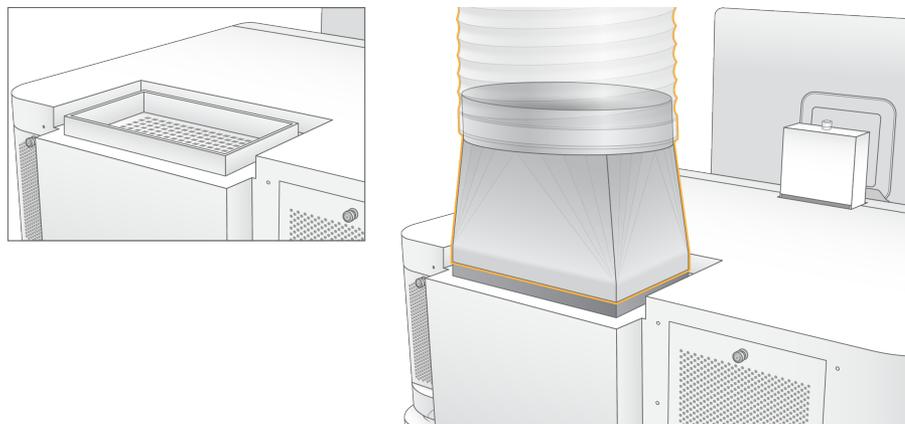


### CUIDADO

O não seguimento dessas orientações pode afetar o desempenho do instrumento e causar falhas nas execuções.

O fluxo de ar da chaminé é de 450 CFM. A temperatura do ar da chaminé é 12 °C mais elevada que a temperatura ambiente.

**Figura 1** Colocação da chaminé para ventilação



## Tratamento de reagentes usados a granel

O Sistema NovaSeq 6000 é equipado para distribuir a solução tampão dos reagentes usados em um contêiner graneleiro fornecido pelo usuário para realizar o processamento ou tratamento separado. Os tubos externos de reagentes usados que estão incluídos no kit de acessórios têm 5 metros de comprimento e são conectados à parte traseira esquerda do instrumento.

A Illumina comporta apenas a coleta externa dos reagentes usados com os tubos fornecidos. Cada tubo contém o resíduo da solução tampão de uma só posição da lâmina de fluxo e deve ser direcionado individualmente para o receptáculo graneleiro.

O receptáculo deve ser posicionado a 5 metros do instrumento. A abertura deve estar a uma altura de 1.000 mm ou menos do pavimento.

## Segurança dos computadores e da rede

As seções a seguir fornecem orientações para manter a segurança da rede e dos computadores. Para obter informações sobre configurações recomendadas, consulte *Configurações do sistema operacional* na página 19.

### Segurança do Compute Engine

O Compute Engine (CE) é um sistema de computação auxiliar que executa a placa de interface de câmera (CIB), o software BaseSpace Sequence Hub. Por motivos de segurança, o Compute Engine não é acessível ao usuário. No entanto, ele interage com o computador de controle do instrumento, que executa o software de controle e o software de serviço.

### Segurança do Linux

O Compute Engine é executado no instrumento e usa um sistema operacional baseado em Linux. Para proteger o sistema, o Linux usa configurações de segurança que não podem ser desabilitadas. Outros recursos do Linux incluem o Security-Enhanced Linux (SELinux).

### Conexão do Compute Engine

O Compute Engine usa o endereço IP 169.254.0.1 para fazer a interface com o computador de controle.

### Segurança do computador de controle

O computador de controle combina software antivírus fornecido pelo usuário e as seguintes opções configuráveis para proporcionar maior segurança.

- ▶ **Kit de ferramentas aprimorado da experiência de mitigação (EMET)** – Impede a exploração de vulnerabilidades de software.
- ▶ **Políticas de restrição de software** – Aumentam a confiabilidade, integridade e capacidade de gerenciamento de computadores em um domínio. Ao restringir as configurações, somente os aplicativos identificados poderão ser executados.

Se necessário, as políticas de restrição de software e o EMET podem ser desativados. As políticas de restrição de software são configuráveis. Para obter mais informações, consulte o *Guia do sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019358)*.

### Software antivírus

Um software antivírus de sua escolha é altamente recomendado para proteger o computador de controle do instrumento contra vírus. Para evitar perda de dados ou interrupções, configure o software antivírus da seguinte forma:

- ▶ Configure-o para realizar leituras manuais. Não habilite leituras automáticas.
- ▶ Execute leituras manuais apenas quando o instrumento não estiver em uso.
- ▶ Configure as atualizações para que sejam baixadas sem a autorização do usuário, mas não instaladas.
- ▶ Não faça atualizações durante a operação do instrumento. Faça atualizações somente quando o instrumento não estiver em execução e quando for seguro reiniciar o computador de controle.
- ▶ Não reinicie automaticamente o computador após atualizações.
- ▶ Se o software tiver alguma proteção de sistema de arquivos em tempo real, exclua dela o diretório do aplicativo e as unidades de dados. Aplique essa configuração aos diretórios C:\Illumina e Z:\ilmn.

- ▶ Desative o Windows Defender. Esse produto do Windows pode afetar os recursos do sistema operacional utilizados pelo software da Illumina.

## Considerações sobre redes de host

O Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 deverá ser usado com uma rede, independentemente das execuções estarem configuradas para o BaseSpace Sequence Hub. O sistema não é destinado ao armazenamento de dados de execução. Portanto, realizar uma execução no modo independente requer uma conexão de rede para transferir os dados da execução para um local de rede.

As operações a seguir exigem uma conexão externa à Internet, mesmo que o BaseSpace Sequence Hub não seja usado.

- ▶ A atualização do software de controle.
- ▶ O upload de dados de desempenho do instrumento para a Illumina.
- ▶ A assistência remota do Suporte Técnico da Illumina.

Não salve os dados das execuções em um disco rígido local. O disco rígido do sistema é destinado ao armazenamento temporário antes que os dados sejam transferidos automaticamente. Os dados salvos no disco rígido que não são utilizados pela execução sendo realizada no momento podem comprometer o desempenho.

## Conexões de rede

A Illumina não instala nem oferece suporte técnico a conexões de rede. Revise as atividades de manutenção de rede para verificar a presença de possíveis riscos de compatibilidade com o Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000

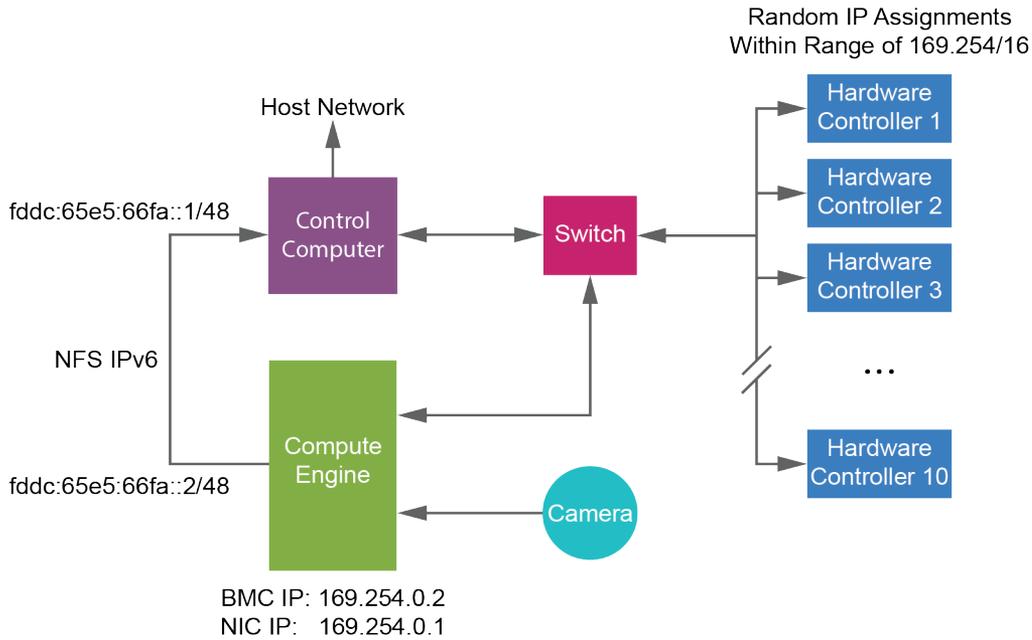
Use as seguintes orientações para instalar e configurar uma conexão de rede:

- ▶ Use uma conexão de 1 gigabit dedicada entre o instrumento e o sistema de gestão de dados. Faça essa conexão diretamente ou por meio de um interruptor de rede.
- ▶ A largura de banda necessária para uma conexão é de:
  - ▶ 200 Mb/s/instrumento para uploads da rede interna.
  - ▶ 200 Mb/s/instrumento para uploads de rede do BaseSpace Sequence Hub.
  - ▶ 5 Mb/s/instrumento para uploads de dados operacionais do instrumento.
- ▶ Os interruptores devem ser gerenciados.
- ▶ Equipamentos de rede, tais como interruptores, devem ter um mínimo de 1 gigabit por segundo.
- ▶ Calcule a capacidade total da carga de trabalho em cada interruptor de rede. O número de instrumentos conectados e equipamentos auxiliares, como impressoras, pode afetar a capacidade.
- ▶ Se possível, separe o tráfego de sequenciamento de outro tráfego de rede.
- ▶ Os cabos devem ser do tipo CAT-5e, ou superiores, e a Illumina recomenda o uso de CAT-6. Um cabo de rede blindado de 3 metros (9,8 pés) de comprimento é fornecido com o instrumento para conexões de rede.

## Conexões do computador de controle

Para que o sistema funcione adequadamente, guarde os intervalos de IP 169.254/16 e IPv6 fdc:65e5:66fa::\*.

Figura 2 Ilustração da rede



### OBSERVAÇÃO

O CE não é visível na rede do host.

As tabelas a seguir descrevem as portas de rede e os domínios do computador de controle. Use estas tabelas como referência quando configurar sua rede.

## Conexões internas

Conexão	Valor	Finalidade
Domínio	localhost:*	Todas as portas para a comunicação de hosts locais com hosts locais, que são necessárias para a comunicação entre processos
Porta	5555	Interface de controlador de hardware
	8081	Real-Time Analysis
	8080	Software de Controle NovaSeq
	8090	Serviço de cópia universal
	22, 80, 111, 443, 623, 2049, 5900, 8889, 9980, fdc:65e5:66fa::1/48, fdc:65e5:66fa::2/48	Transferência de dados

## Conexões de saída

As seções a seguir fornecem informações de domínio e endereço IP para configurar o acesso aos domínios do BaseSpace Sequence Hub, ao Illumina Proactive, a atualizações de software e ao carregamento de dados de execuções e desempenho.

### Domínios do BaseSpace Sequence Hub

Os seguintes domínios fornecem acesso do Serviço de cópia universal ao BaseSpace Sequence Hub e ao Illumina Proactive. Alguns endereços corporativos contêm um campo de domínio definido pelo usuário. Este campo personalizado está reservado com {domain}.

Ocorrência	Endereço
US Enterprise	{domain}.basespace.illumina.com
	{domain}.api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
EU Enterprise	{domain}.euc1.sh.basespace.illumina.com
	{domain}.api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3-eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
US Basic and Professional	basespace.illumina.com
	api.basespace.illumina.com
	basespace-data-east.s3-external-1.amazonaws.com
	basespace-data-east.s3.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com
EU Basic and Professional	euc1.sh.basespace.illumina.com
	api.euc1.sh.basespace.illumina.com
	euc1-prd-seq-hub-data-bucket.s3-eu-central-1.amazonaws.com
	instruments.sh.basespace.illumina.com

### Endereços IP e portas

Use o endereço IP e as conexões de porta a seguir para o BaseSpace Sequence Hub, configuração do Illumina Proactive, uploads e atualizações de software.

	TCP	UDP	IP
BMC	22,80,443,623,5900,8889	623	169.254.0.2
NFS	111,2049	111,2049	fddc:65e5:66fa::2/48 fddc:65e5:66fa::1/48
CE	22,9980	n/a	169.254.0.1
Controladores de hardware	n/a	n/a	169.254.x.x/16

## Configurações do sistema operacional

Os instrumentos da Illumina são testados e verificados para operar dentro das especificações antes do envio. Após a instalação, alterar as configurações pode criar riscos de desempenho ou segurança.

As seguintes recomendações de configuração reduzem os riscos de segurança e de desempenho no sistema operacional:

- ▶ Configure uma senha com pelo menos 10 caracteres e use as políticas locais de identificação para ter mais orientações. **Guarde um registro da senha.**
  - ▶ A Illumina não guarda as credenciais de login do cliente, e senhas desconhecidas não podem ser redefinidas.
  - ▶ Uma senha desconhecida exige que um representante da Illumina restaure o padrão de fábrica, o que remove todos os dados do sistema e aumenta o tempo necessário de suporte.
- ▶ Ao se conectar a um domínio com objetos de política de grupo (GPOs), algumas configurações podem afetar o sistema operacional ou o software do instrumento. Se o software do instrumento operar de maneira incorreta, consulte o administrador de TI de sua instalação para verificar se há uma possível interferência de GPO.
- ▶ Use o firewall do Windows ou um firewall de rede (hardware ou software) e desabilite o Remote Desktop Protocol (RDP). Para saber mais informações sobre firewalls e RDP, consulte o *Guia de práticas recomendadas de segurança da Illumina (N.º de publicação 970-2016-016)*.
- ▶ Mantenha privilégios administrativos para os usuários. O software do instrumento da Illumina está configurado para habilitar as permissões do usuário quando o instrumento é enviado.
- ▶ O sistema tem endereços IP internos fixos, que podem causar falha no sistema quando ocorrem conflitos.
- ▶ O computador de controle é projetado para operar os sistemas de sequenciamento da Illumina. Navegação na Web, verificação de e-mails, revisão de documentos e outras atividades que não são de sequenciamento criam problemas de qualidade e de segurança.

## Atualizações do Windows

Para proteger seus dados, recomenda-se que todas as atualizações essenciais de segurança do Windows sejam aplicadas regularmente. O instrumento deve estar ocioso quando as atualizações forem aplicadas já que algumas atualizações exigem uma reinicialização completa do sistema. As atualizações gerais podem colocar o ambiente operacional do sistema em risco e não têm suporte.

Se não for possível fazer atualizações de segurança, estas são alternativas para ativar a atualização do Windows:

- ▶ Um firewall e isolamento de rede mais robusto (LAN virtual).
- ▶ Isolamento de rede de armazenamento conectado à rede (NAS), que ainda permite que os dados sejam sincronizados com a rede.
- ▶ Armazenamento USB local.
- ▶ O comportamento e o gerenciamento do usuário para evitar o uso indevido do computador de controle e garantir os controles adequados baseados em permissão.

Para obter mais informações sobre as alternativas do Windows Update, entre em contato com o suporte técnico da Illumina.

## Software de terceiros

A Illumina dá suporte apenas ao software fornecido na instalação.

Chrome, Java, Box e outros softwares de terceiros não foram testados e podem interferir no desempenho e na segurança. Por exemplo, o RoboCopy interrompe a transmissão executada pelo pacote de software de controle. A interrupção pode provocar corrupção de dados e perda de sequenciamento.

## Comportamento do usuário

O computador de controle do instrumento é projetado para operar os sistemas de sequenciamento da Illumina. Não o considere um computador de uso geral. Por motivos de qualidade e segurança, não use o computador de controle para navegar na Web, verificar e-mails, revisar documentos ou outras atividades desnecessárias. Essas atividades podem prejudicar o desempenho ou provocar a perda de dados.

## Armazenamento e saída de dados

### Requisitos de armazenamento para o BaseSpace Sequence Hub

A Illumina recomenda a transferência de dados para o BaseSpace Sequence Hub. Com base no tamanho da execução, o BaseSpace Sequence Hub requer o seguinte armazenamento para cada execução.

Tipo da lâmina de fluxo	Execução de lâmina de fluxo simples	Execução de lâmina de fluxo dupla
SP de 300 ciclos do sistema NovaSeq 6000	0,10 TB	0,20 TB
SP de 500 ciclos do sistema NovaSeq 6000	0,16 TB	0,32 TB
S1 de 300 ciclos do sistema NovaSeq 6000	0,37 TB	0,73 TB
S2 de 300 ciclos do sistema NovaSeq 6000	0,73 TB	1,43 TB
S4 de 300 ciclos do sistema NovaSeq 6000	2,19 TB	4,35 TB

### Armazenamento localmente anexado ou requisitos de rede

A tabela a seguir fornece tipos de arquivo e requisitos mínimos de armazenamento para uma execução de sequenciamento e sua análise secundária. A tabela indica requisitos para uma execução de lâmina de fluxo duplo para cada tipo de lâmina de fluxo.



#### OBSERVAÇÃO

Para execuções de lâmina de fluxo simples, os requisitos mínimos de espaço são a metade dos indicados na tabela. Configurações alternativas de execução têm diferentes requisitos de armazenamento.

Tipo de arquivo	SP de 300 ciclos	SP de 500 ciclos	S1 de 300 ciclos	S2 de 300 ciclos	S4 de 300 ciclos
CBCL	235 GB	392 GB	470 GB	930 GB	2800 GB
Pasta Interop	0,6 GB	1 GB	1,2 GB	2,3 GB	7,0 GB
FASTQ	285 GB	475 GB	570 GB	1125 GB	3387 GB
BAM	265 GB	442 GB	530 GB	1050 GB	3160 GB
gVCF e VCF	7 GB	11,6 GB	14 GB	28 GB	84 GB



### OBSERVAÇÃO

Mapeie locais de armazenamento montado usando o caminho completo de UNC. Não use letras ou links simbólicos.

## Exemplo de uso de dados

A tabela a seguir fornece um exemplo para a criação de uma infraestrutura que dê suporte aos dados gerados com o Sistema de sequenciamento NovaSeq 6000. A tabela indica as opções de armazenamento de dados para análise de sequenciamento de genoma completo com o BaseSpace Sequence Hub.

Os exemplos presumem que uma execução dupla de 300 ciclos com lâminas de fluxo S2 gera 2 TB de dados a uma taxa de uso de 10 execuções por mês. Os pontos de dados SP, S1 e S4 são extrapolados a partir das hipóteses S2. As lâminas de fluxo SP e S1 são concluídas em aproximadamente a metade do tempo de uma lâmina de fluxo S2. Para uma execução de 500 ciclos com células de fluxo SP a uma taxa de uso de 10 execuções por mês, são gerados 0,25 TB de dados.

Ajuste os números na tabela para uma taxa de uso inferior. Se você deseja realizar análises repetidas de conjuntos de dados, aumente o armazenamento proporcionalmente.

Como a retenção de dados reais está sujeita a políticas locais, confirme as condições antes de calcular as necessidades de armazenamento.



### OBSERVAÇÃO

Os tamanhos das execuções variam dependendo de vários fatores, inclusive a duração e o percentual do filtro de passagem (PF). Os números fornecidos servem como um guia para a faixa relativa do espaço ocupado pelos dados.

Tipo de arquivo	Período	Número de execuções	SP de 300 ciclos	SP de 500 ciclos	S1 de 300 ciclos	S2 de 300 ciclos	S4 de 300 ciclos
BAM	Mensal	10 execuções/1 mês por sistema*	2,65 TB	4,42 TB	14 TB	14 TB	42 TB
BAM	Anual	120 execuções/1 ano por sistema	31,8 TB	53,04 TB	163 TB	168 TB	504 TB
VCF e gVCF	Mensal	10 execuções/1 mês por sistema	0,07 TB	0,12 TB	0,3 TB	0,3 TB	0,9 TB
VCF e gVCF	Anual	120 execuções/1 ano por sistema	0,84 TB	1,39 TB	3,6 TB	3,6 TB	10,8 TB

\*O armazenamento para backup e arquivamento de dados não está incluído.

## Materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário

Os seguintes materiais de consumo e equipamentos fornecidos pelo usuário são usados para preparação do material de consumo, sequenciamento e manutenção do sistema. Para obter mais informações, consulte o *Guia do sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019358)*.

### Materiais de consumo

Material de consumo	Fornecedor	Finalidade
1 N NaOH	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Diluição a 0,2 N para a desnaturação de bibliotecas.
10 mM de Tris-HCl, pH 8,5	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Diluição de bibliotecas e um controle de PhiX opcional antes da desnaturação.
400 mM de Tris-HCl, pH 8,0	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Neutralização de bibliotecas e um controle de PhiX opcional após a desnaturação.
Frasco de centrífuga, 500 ml	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Diluição de Tween 20 para uma limpeza de manutenção.
Tubo de centrífuga, 30 ml	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Diluição de NaOCl para uma limpeza de manutenção.
Luvas descartáveis, sem pó	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Uso geral.
Compressas com álcool isopropílico 70% ou Compressas com álcool etanol 70%	VWR, n.º do catálogo 95041-714 ou equivalente Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Componentes de limpeza antes de uma execução e finalidade geral.
Lenço para laboratório com poucos fiapos	VWR, n.º do catálogo 21905-026 ou equivalente	Secagem do estágio da lâmina de fluxo e para finalidade geral.
Tubo de microcentrífuga, 1,5 ml	VWR, n.º do catálogo 20170-038 ou equivalente	Combinação de volumes ao diluir NaOH e bibliotecas.
NaOCl, 5%	Sigma-Aldrich, n.º do catálogo 239305	Realização de uma limpeza de manutenção.
Pontas de pipeta, 20 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Pipetagem para diluição e carregamento de bibliotecas.
Pontas de pipeta, 200 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Pipetagem para diluição e carregamento de bibliotecas.
Pontas de pipeta, 1000 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Pipetagem para diluição e carregamento de bibliotecas.
Álcool isopropílico reagente ou de grau espectrofotométrico (99%), frasco de 100 ml	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Limpeza dos componentes ópticos periodicamente e apoio ao cartucho de limpeza da objetiva.
Tween 20	Sigma-Aldrich, n.º do catálogo P7949	Realização de uma limpeza de manutenção.
Água, aprovada para uso em laboratório (consulte <i>Orientações para água aprovada para uso em laboratório</i> na página 23)	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Diluição de NaOH para a desnaturação de bibliotecas. Diluição de Tween 20 e de hipoclorito de sódio para uma limpeza de manutenção.

Material de consumo	Fornecedor	Finalidade
<b>[Fluxo de trabalho do NovaSeq Xp]</b> Um dos seguintes kits: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit NovaSeq Xp com 2 cavidades</li> <li>• Kit NovaSeq Xp com 4 cavidades</li> </ul>	Illumina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.º do catálogo 20021664</li> <li>• N.º do catálogo 20021665</li> </ul>	Carregar bibliotecas manualmente na lâmina de fluxo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de duas cavidades para lâminas de fluxo SP, S1 e S2</li> <li>• Kit de quatro cavidades para lâminas de fluxo S4</li> </ul>
<b>[Fluxo de trabalho do NovaSeq Xp]</b> Tubos de 0,5 ml e 1,7 ml	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório	Necessário para mistura de ExAmp.
<b>[Fluxo de trabalho do NovaSeq Xp] [Opcional]</b> Um dos seguintes conjuntos do coletor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto do coletor de duas cavidades do NovaSeq Xp</li> <li>• Conjunto do coletor de quatro cavidades do NovaSeq Xp</li> </ul>	Illumina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• N.º do catálogo 20021666</li> <li>• N.º do catálogo 20021667</li> </ul>	Coletores de reposição do NovaSeq Xp para carregamento manual de bibliotecas em uma lâmina de fluxo.
<b>[Opcional]</b> Controle de PhiX v3	Illumina, n.º do catálogo FC-110-3001	Fazer spike-in em um controle de PhiX.

## Orientações para água aprovada para uso em laboratório

Utilize sempre água aprovada para uso em laboratório ou água desionizada para realizar procedimentos com instrumentos. Nunca use água da torneira. Utilize apenas os seguintes tipos de água ou equivalentes:

- ▶ Água desionizada
- ▶ Illumina PW1
- ▶ Água de 18 Megaohms (MΩ)
- ▶ Água Milli-Q
- ▶ Água Super-Q
- ▶ Água para biologia molecular

## Equipamento

Item	Origem
Congelador, -25 °C a -15 °C	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Cilindro graduado, 500 ml, estéril	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Balde de gelo	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Pipeta, 20 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Pipeta, 200 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Pipeta, 1000 µl	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Refrigerador, 2 °C a 8 °C	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
Banheira, banhos-maria*	Fornecedor de itens de uso comum do laboratório
<b>[Fluxo de trabalho do NovaSeq Xp]</b> Plataforma da lâmina de fluxo NovaSeq Xp	Illumina, nº do catálogo 20021663

\*Use uma banheira que possa acomodar dois cartuchos de reagentes e o nível de água apropriado. Por exemplo, (61 cm × 91,4 cm × 25,4 cm)(24 pol. × 36 pol. × 10 pol.).

## Histórico de revisões

Documento	Data	Descrição da alteração
Documento n.º 1000000019360 v06	Janeiro de 2019	Atualizadas as informações para lâminas de fluxo SP de 300 ciclos e SP de 500 ciclos. Corrigido o link para o site de suporte.
Documento n.º 1000000019360 v05	Setembro de 2018	Atualizadas as informações de especificações de alimentação com o requisito de um circuito dedicado para o instrumento. Atualizados os requisitos de ventilação para evitar o superaquecimento do instrumento. Observados locais de armazenamento montados no mapa usando o caminho completo de UNC.
Documento n.º 1000000019360 v04	Julho de 2018	Corrigido o endereço IP na conexão do Compute Engine. Corrigidos endereços IP reserva para conexões de computador.

Documento	Data	Descrição da alteração
Documento n.º 1000000019360 v03	Maio de 2018	<p>Observados pontos de acesso da empilhadeira para a caixa que contém o instrumento.</p> <p>Atualizadas as informações específicas por país da fonte de alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Removidas informações de UPS do Brasil e Taiwan.</li> <li>• Corrigido o número da peça do UPS do Japão.</li> </ul> <p>Informações de saída e armazenamento de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizados requisitos de armazenamento do BaseSpace para execuções de lâmina de fluxo duplo S2.</li> <li>• Atualizado o requisito de armazenamento local para execuções de lâmina de fluxo duplo.</li> </ul>
Documento n.º 1000000019360 v02	Setembro de 2017	<p>Adicionadas informações de saída e armazenamento de dados para lâminas de fluxo S1 e S4.</p> <p>Atualizadas informações de ventilação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• São preferíveis dutos flexíveis.</li> <li>• Adicionado gráfico para ilustrar a colocação da chaminé de ventilação.</li> </ul> <p>Adicionada referência para o <i>Guia do sistema de sequenciamento NovaSeq 6000 (documento n.º 1000000019358)</i> na Segurança do computador de controle, para informações sobre políticas de restrição de software de configuração.</p> <p>Adicionadas informações descritivas à tabela de requisitos de posicionamento de instrumentos.</p> <p>Atualizadas informações de conexões de saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionados domínios do BaseSpace nos EUA e na UE</li> <li>• Adicionadas informações de endereço IP e de conexão de porta para o BaseSpace, dados de desempenho de instrumentos e atualizações de software.</li> </ul> <p>Atualizada a ilustração de rede.</p> <p>Atualizadas as informações de configuração do sistema operacional para atualizações automáticas no Windows.</p> <p>Atualizadas recomendações para a proteção de dados no Windows.</p> <p>Corrigido o endereço IP na conexão do Compute Engine.</p> <p>Adicionado o material de consumo álcool isopropílico reagente ou de grau espectrofotométrico (99%).</p>

Documento	Data	Descrição da alteração
Documento n.º 1000000019360 v01	Abril de 2017	<p>Adicionado o <i>Seletor de protocolo personalizado</i> à lista de Recursos adicionais.</p> <p>Atualizadas as mudanças na embalagem para conteúdo e pesos das caixas.</p> <p>Atualizadas informações dos instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizadas dimensões de A x L x P e peso.</li> <li>• Observado que a equipe das instalações do edifício é responsável pela avaliação do risco de carga do piso para a instalação de instrumentos. <p>Atualizados requisitos de colocação de instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualizados requisitos de acesso.</li> <li>• Adicionada a seção Layout de instalação de vários sistemas. <p>Atualizadas as informações ambientais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observação para evitar uma combinação de 25°C e umidade relativa de 80%.</li> <li>• Adicionadas informações sobre como distribuir o resíduo da solução tampão usada em um contêiner graneliro.</li> </ul> <p>Foi atualizada a frequência de tensão de linha para 50/60 Hz.</p> <p>Atualizadas as informações do cabo de alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram especificados mais cabos de alimentação por região.</li> <li>• Foi corrigida a imagem do plugue elétrico NEMA L6-20P.</li> </ul> <p>Atualizadas as informações da fonte de alimentação universal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionadas informações para países que exigem um modelo diferente de UPS e bateria.</li> <li>• Observado que as opções exatas de UPS e bateria estão sujeitas a disponibilidade e podem sofrer alterações sem aviso prévio.</li> <li>• Adicionadas dimensões A x L x P à tabela de UPC/Baterias do mundo todo</li> <li>• Foram especificados mais 300 W de consumo de energia para as funções internas do UPS.</li> <li>• Foi removida a referência ao UPS de terceiros.</li> </ul> <p>Atualizada a dimensão da ventilação da chaminé redonda vertical para 10 polegadas (25,4 cm).</p> <p>Corrigida a tabela de conexões de saída, valores de domínio.</p> </li></ul></li></ul>
Documento n.º 1000000019360 v00	Janeiro de 2017	Versão inicial.

## Assistência técnica

Para obter assistência técnica, entre em contato com o Suporte técnico da Illumina.

Site: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
 E-mail: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

### Telefones do suporte ao cliente da Illumina

Região	Ligação gratuita	Regional
América do Norte	+1.800.809.4566	
Alemanha	+49 8001014940	+49 8938035677
Austrália	+1.800.775.688	
Áustria	+43 800006249	+43 19286540
Bélgica	+32 80077160	+32 34002973
China	400.066.5835	
Cingapura	+1.800.579.2745	
Dinamarca	+45 80820183	+45 89871156
Espanha	+34 911899417	+34 800300143
Finlândia	+358 800918363	+358 974790110
França	+33 805102193	+33 170770446
Hong Kong	800960230	
Irlanda	+353 1800936608	+353 016950506
Itália	+39 800985513	+39 236003759
Japão	0800.111.5011	
Noruega	+47 800 16836	+47 21939693
Nova Zelândia	0800.451.650	
Países Baixos	+31 8000222493	+31 207132960
Reino Unido	+44 8000126019	+44 2073057197
Suécia	+46 850619671	+46 200883979
Suíça	+41 565800000	+41 800200442
Taiwan	00806651752	
Outros países	+44.1799.534000	

Fichas de dados de segurança (SDSs) — Disponíveis no site da Illumina em [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

Documentação do produto — Disponível para download em PDF no site da Illumina. Acesse [support.illumina.com](http://support.illumina.com), selecione um produto e depois selecione **Documentation & Literature** (Documentação e literatura).



Illumina

5200 Illumina Way

San Diego, Califórnia 92122, EUA

+1 (800) 809-ILMN (4566)

+1 (858) 202-4566 (fora da América do Norte)

[techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

[www.illumina.com](http://www.illumina.com)

**Somente para pesquisa. Não deve ser usado para procedimentos de diagnóstico.**

© 2019 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados.

**illumina**<sup>®</sup>